

## Návod na použití a technický popis

Kleště na uzavírání infuzních lahví kat.č. 200305  
Kleště na uzavírání penicilinových lahví kat.č. 200300



### **Popis:**

Kleště na uzávěry penicilinových lahví kat.číslo 200300 mají průměr 20mm a kleště na uzávěry infuzních lahví kat.č.200305 mají průměr 32 mm. Čelisti kleští jsou konstruovány tak, že jednou stranou se pevně uzavírají aluminiové uzávěry na lahvích, druhou stranou se uzávěry z použitých lahví odstraňují. Kleště jsou vyrobeny z nerezové oceli.

### **Návod k použití:**

#### uzavírání lahví:

- Na láhev určenou k uzavření nasadíme pryžovou zátku, na pryžovou zátku nasadíme hliníkový uzávěr.
- Uchopíme kleště, rozevřeme a nasadíme je na hliníkový uzávěr tou stranou kleští, která obsahuje duralovou vložku s dutinou.
- Stiskneme čelisti kleští za současného mírného zatlačování zátky lahve směrem do lahve.
- Čelisti pootevřeme, pootočíme sklenici o 90 stupňů a opětovně stiskneme čelisti.
- Tím je uzavření provedeno.

#### otevírání uzávěrů lahví:

- Druhá strana kleští je uzpůsobena k otevírání uzavřených lahví.
- Kleště rozevřeme, nasadíme na uzávěr, stiskneme a mírným páčením odstraníme uzávěr z lahve.